

逗邦®表面涂抹采样管



从源头保障食品安全 安心健康过大年

产品用途:

用于公共卫生场所、医院、化妆品行业、食品行业设备表面、预包装食品表面、餐饮业操作台表面及即食食品表面、操作员双手及公共卫生领域含有防腐剂和消毒剂的表面的采样。

操作步骤:

1. 在表面涂抹采样管标签上标记样品信息, 打开旋盖, 取出拭子涂抹棒;
2. 在要采样的物品表面涂抹一定的待检面积, 若被采物体表面积 < 100cm², 取全部表面积; 若被采物体表面积 > 100cm², 取 100cm²;
3. 将采样后的拭子放回含保存液的采样管中, 充分振荡混匀, 使拭子采集到的样品充分释放;
4. 吸取采样液体直接用于后续的操作。

订购信息

货号	名称	描述	包装
CY001-F	表面涂抹采样管	10mL保存液, 3mL保存液, 内含1支采样拭子	50支/盒
CY002-F	表面涂抹采样管(含中和剂)	10mL保存液, 3mL保存液(含中和剂), 内含1支采样拭子, 适用于消毒表面	50支/盒

